

# Mikroskopické houby - cvičení

## 1. Izolace kvasinek stěrem z dutiny ústní - hodnocení

### Hodnocení makromorfologie:

**Barva** - bílá, krémová, lososová


**Textura** – hladká, drsná

**Vzhled** – lesklé, matné

**Povrch a okraje kolonie** - 1. centrálně pruhovaný (v koncentrických kruzích); 2. radiálně pruhovaný (radiálně zvrásněný); 3. ucelený okraj; 4. lalokovitý okraj; 5. pilovitý okraj; 6. cípovitý okraj; 7. rhizoidní okraj



**Profil kolonie** - 1. hladká, vypouklá kolonie; 2. hladká kolonie s vyvýšeným středem; 3. hladká kolonie, kráterovitá; 4. plochá kolonie; 5. kráterovitá kolonie ve středu zvlněná; 6. vyvýšená, zvlněná kolonie; 7. plochá, zvlněná kolonie; 8. rhizoidní kolonie s pseudomyceliem

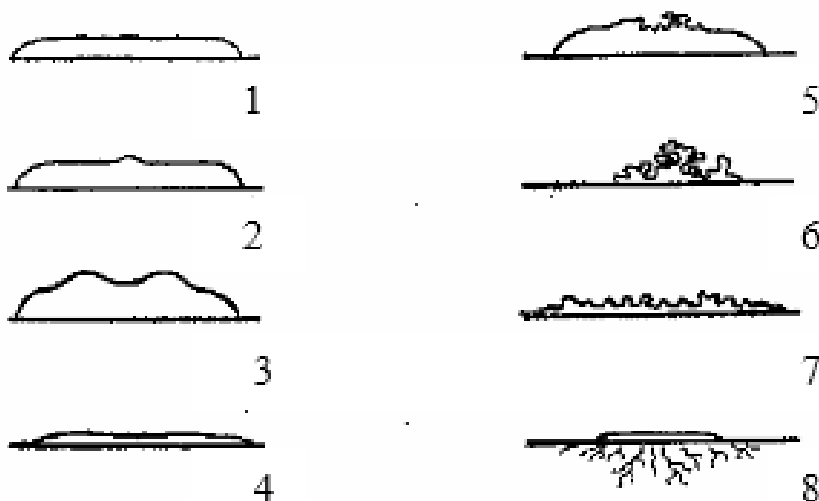

(Kodková-Kratochvilová, 1982, upraveno)

### Hodnocení mikromorfologie:

**Materiál:** kultura kvasinky

#### **I. Preparát barvený podle Grama:**

Umožňuje podrobné pozorování mykotických organismů při velkých zvětšeních a odlišení bakteriální kontaminace.

**Pomůcky:** podložní skla, kahan, barvicí roztoky, očkovací klička

### Pracovní postup:

1. Na podložní sklo nanese kapku sterilní destilované vody.
2. Sterilní kličkou nabere kulturu a rozmícháme v kapce vody.
3. Preparát usušíme na vzduchu a fixujeme teplem, opakovaným protažením plamenem kahanu.
4. Fixovaný preparát přelijeme krystalovou violetí a necháme působit 30 sec.
5. Opláchneme vodou (zbytek vody důkladně setřepat).
6. Převrstvíme Lugolovým roztokem na 30 sec.
7. Opláchneme vodou (zbytek vody důkladně setřepat).
8. Odbarvujeme 95% etanolem, dokud odchází modrá barva (cca 20 – 30 sec.).
9. Opláchneme vodou (zbytek vody důkladně setřepat).
10. Dobarvíme zředěným roztokem safraninu 1 – 2 sec.
11. Opláchneme vodou (zbytek vody důkladně setřepat) a necháme oschnout na vzduchu.
12. Preparát prohlédneme imerzním objektivem při zvětšení 1000x a více.

## II. Mikromorfologie na agaru s rýžovým extraktem:

**Pomůcky:** kultura kvasinky, Petriho miska s rýžovým agarem, sterilní krycí skla, preparační jehla, pinzeta sterilizovaná vypálením, termostat, světelný mikroskop

### Pracovní postup:

1. Kulturu kvasinky naočkujeme krátkým řezem do středu tenké vrstvy agaru.
2. Přikryjeme sterilním krycím sklem.
3. Kultivujeme 24 – 48 hodin v termostatu při teplotě 30°C.
4. Poté kulturu prohlédneme pod mikroskopem.

Kvasinky mají makroskopicky většinou uniformní vzhled. V kultivaci na agaru s rýžovým extraktem lze identifikovat druh *Candida albicans* podle kulovitých **chlamydospor** na koncích vláken (obr. 1).

Obr. 1 *Candida albicans*

