

Borrelie – PCR na sekvenaci

Reakční Mix (25 ul)

| | |
|-----------------------------|---------|
| PCRBio Red Mix 2x | 12.5 ul |
| Borrelia Primer Mix (10 uM) | 1.0 ul |
| PCR voda | 6.5 ul |
| Vzorek DNA | 5.0 ul |

Teplotní profil:

95 °C 2:30 min

95 °C 10 s

58 °C 10 s 45 x

72 °C 20 s

72 °C 5 min

12 °C hold